

## SXGA-C130X 操作手册

## 一、控制面板



## 二、功能菜单操作

旋转菜单键，可在屏幕右下角调出功能菜单。

1. **☼ 亮度**: 通过调节键 ◀▶ 减少或增加亮度，数值范围在 0-206 之间；
2. **● 对比度**: 通过调节键 ◀▶ 减少或增加对比度，调整数值范围在 0-100 之间；
3. **R 红色增益**: 通过调节键 ◀▶ 减少或增加红色增益；
4. **G 绿色增益**: 通过调节键 ◀▶ 减少或增加红色增益；
5. **B 蓝色增益**: 通过调节键 ◀▶ 减少或增加减少红色增益；
6. **AE 自动曝光**: 按下此键，相机会根据当前亮度自动调整到合适的亮度范围；  
(对亮度的取值是根据屏幕中央部分亮度值)
7. **WB 手动白平衡**: 请先将亮度调整到合适的范围，然后将一个白色纸张或物体放到镜头下方，按下此键，相机会根据当前的灯光自动调整 RGB 数值，从而使颜色接近白色。注意，白平衡操作完成后亮度值将保持此前数值；

8. **HDR 宽动态**: 在观看金属等高反光物体的时候，为避免反光造成对眼部的刺激，可以使用此功能。可以通过调整控制键来选择动态范围；
9. **SE 边缘增强**: 每按一次调节键右键就增加一次边缘强化功能，相应的旁边的数字会变化为 1、2、3 共 3 级强化，再按则回到 0；
10. **≡ 水平线**: 4 条水平线，通过调节键 ◀▶ 可全屏幕上下移动需要移动的线条；同时按下 ◀▶ 调节键可循环改变线条的颜色，分别为红、绿、蓝、白、灰、黑、取消线条、显示线条；
11. **||| 垂直线**: 4 条垂直线，通过调节键 ◀▶ 可全屏幕左右移动需要移动的线条；同时按下 ◀▶ 调节键可循环改变线条的颜色，分别为红、绿、蓝、白、灰、黑、取消线条、显示线条；

## 三、相机规格

|       |                               |       |            |
|-------|-------------------------------|-------|------------|
| 图像规格  | 1280X1024x24Bit               | 拍照方式  | 手动/线动      |
| 帧速    | 60 帧/秒@1280X1024/<br>1280X720 | 存储模式  | 不带存储       |
| 光学尺寸  | 1/3 英寸                        | 十字线功能 | 叠加或取消      |
| 像素尺寸  | 3.75x3.75um                   | 镜头接口  | C 接口       |
| 色彩调节  | R、G、B 独立可调                    | 电源    | 5V-12V     |
| 白平衡调节 | 单键设置/手动设置                     | 外型尺寸  | 51X51X49mm |
| 曝光调节  | 自动方式/手动方式                     | 重量    | 150g       |
| 对比度调节 | 手动设置                          | 工作温度  | 0-70℃      |



深圳市华显光学仪器有限公司

[www.china-eoc.com](http://www.china-eoc.com)

地址: 广东省深圳市龙华新区清湖半里大厦 15 楼

电话: 0755-81753034 客服: 0755-28169451 传真: 0755-29806827